

青霉素-链霉素溶液(100X)

产品介绍

Wigedbio 生产的青霉素-链霉素溶液(100X) (Penicillin-Streptomycin Solution, 100X)是专门用于细胞培养的双抗，经过过滤除菌，可以直接添加到细胞培养液内。

◎青霉素-链霉素溶液(100X)中，青霉素的含量为 10kU/ml，链霉素的含量为 10KU/ml。该溶液用 1 XPBS 配制。在细胞培养液中推荐的青霉素和链霉素的工作浓度均为 100U/ml，即按照 100 倍稀释使用即可。

产品编号	产品名称	包装
WD100039	青霉素-链霉素溶液(100X)	100ml

青霉素-链霉素溶液(100X) 100ml 一个包装即 100ml 青霉素-链霉素溶液(100X)可以配制 10L 细胞培养液。

储存条件：

-20℃保存，一年有效。尽量减少反复冻融的次数。

使用说明：

青霉素-链霉素溶液(100X)可以参考如下两种方法之一使用：

1. 在无菌的细胞培养液中直接添加青霉素-链霉素溶液(100X)：

按照每 100ml 细胞培养液添加 1ml 的比例加入青霉素-链霉素溶液(100X)，混匀即可使用。

2. 配制细胞培养液时加入青霉素-链霉素溶液(100X)，然后再过滤除菌：

配制细胞培养液时按照每配制 1L 细胞培养液加入 10ml 的比例加入青霉素-链霉素溶液(100X)，配制完成后过滤除菌即可使用。