



Tris-Gly-SDS电泳液(10×)说明书

货号：WGD-X-3100084

产品介绍

本产品为白色颗粒，其主要成分为 Tris、甘氨酸和 SDS，每袋粉末可配制 1 L 1×Tris-Gly-SDS 电泳缓冲液，其中含有 25 mM Tris、192 mM 甘氨酸和 0.1% SDS。

产品目录

产品名称	规格
Tris-Gly-SDS 缓冲液速溶颗粒	10×1 L/包
	50×1 L/包

产品组成

组分	含量	
Tris-Gly-SDS 缓冲液速溶颗粒	10×1 L/包	50×1 L/包

产品用途

用于常规变性蛋白电泳。

产品特点

1. 操作简便，无需称量；
2. 对蛋白电泳条带分离效果好；
3. 适用于实验室和工业规模。

注意事项

1. 为获得最佳电泳效果，建议不要重复使用；如需要回收，可以回收后作为外槽电泳液，回收后的电泳液可以再使用 1~2 次。
2. 本产品含 SDS，对于非变性蛋白电泳，推荐使用 Tris-Gly 缓冲液速溶颗粒；
3. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作；
4. 本产品仅限科研使用。

操作步骤

1. 取大约 600 mL 蒸馏水倒入烧杯，并向其中缓慢加入 1 袋 Tris-Gly-SDS 缓冲液速溶颗粒，搅拌溶液直至颗粒完全溶解；
2. 向步骤 1 所得溶液中加入蒸馏水，定容至 1 L，即为 1×Tris-Gly-SDS 电泳缓冲液。

储存及运输条件

15~30℃储存及运输，有效期 24 个月。